

## 流程图示:

### 常规测量




1、插入电源或者装入电池。按住“打开/关闭”键一秒钟。



2、系统进入自检状态，需时大约 1 分钟完成。



3、进入主菜单。

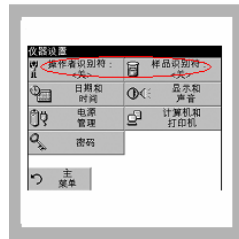


4、点击“仪器设置”，选择或新建操作者和样品的识别符。




5、点击“主菜单”返回主菜单。



6、在主菜单下调用需要的程序（常用/存储/用户）。

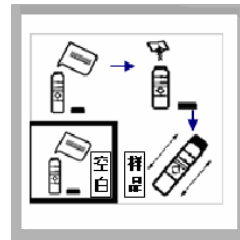

7、按方法要求准备好空白和样品试管，擦干净试管的外壁。

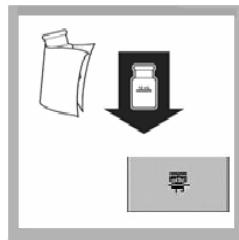

8、将空白试管插入到试管室，并关盖板避光，点击“零”调零。




9、将样品试管插入到试管室，关上盖板避光，点击“读数”将显示结果，记录数据。



10、按住“打开/关闭”键约 3-5 秒以关闭仪器。仪器关闭会发出一音频信号。

### 主菜单

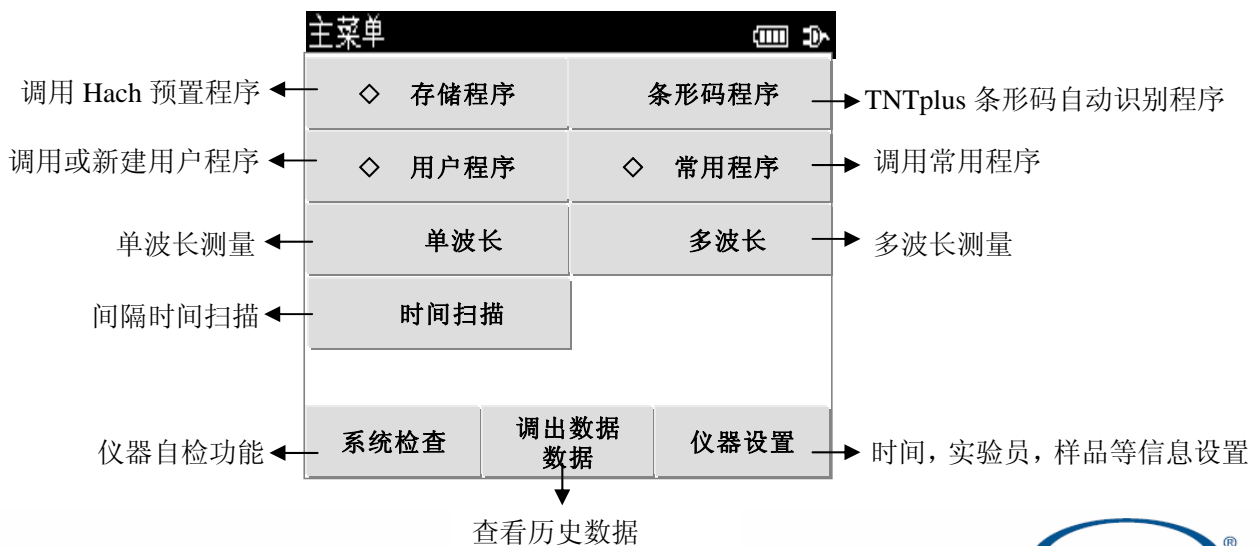

详细信息请参考操作手册